

## 胞浆蛋白提取试剂盒

产品货号: 26161

产品规格: 50T/100T

### 产品简介:

本试剂盒用于哺乳动物组织和细胞中提取胞质蛋白, 试剂盒中的裂解液含有蛋白酶抑制剂和磷酸酶抑制剂, 作用较为温和, 可获得蛋白, 可用于免疫印迹实验等基础研究实验, 由于含有上述的酶抑制剂, 不能用于研究蛋白激酶和磷酸激酶的研究。本品仅用于科研。

### 产品组成:

产品名称	50T	100T	保存条件
裂解液	50ml	100ml	2-8℃
磷酸酶抑制剂 (100×)	0.5ml	1ml	-20℃
蛋白酶抑制剂 (100×)	0.5ml	1ml	-20℃
PMSF (100×)	0.5ml	1ml	-20℃

### 操作步骤:

#### 1. 组织胞浆蛋白的提取

- 1) 在 1ml 的冷裂解液中各加入 10ul 的磷酸酶抑制剂、蛋白酶抑制剂和 PMSF; 混匀, 放置在冰上备用;
- 2) 称取 0.1g 的新鲜组织, 放置于玻璃匀浆器的入口缓冲处, 用眼科剪将组织块尽可能的剪碎, 然后加入 0.5-1ml 的新配置的裂解液, 研磨直至没有明显的组织块, 这个过程注意冰上操作;
- 3) 将组织匀浆液移入 1.5ml 的 EP 管中, 4℃ 12000g 离心 30min;
- 4) 吸取上清至新的管中;
- 5) 进行蛋白定量或者变性进行蛋白实验。

(提取好的蛋白建议保存于-80℃, 即用即取, 避免反复冻融, 避免长时间储存。)

#### 2. 细胞胞浆蛋白的提取

- 1) 裂解液的用量: 10<sup>7</sup>个细胞需要裂解液 1ml;
- 2) 贴壁细胞: 弃去培养基, 用冷的 PBS 洗两次, 弃去 PBS, 然后加入计算好的细胞裂解液; 在冰上用细胞刮刀进行刮离细胞, 将刮离的细胞裂解液移入 EP 管中, 颠倒裂解 20-30min。
- 3) 悬浮细胞: 4℃ 400g 离心收集细胞, 用冷的 PBS 洗两次细胞, 同样按细胞数加入裂解液, 涡旋10s, 放置冰上裂解 10min, 重复 3-4 次;
- 4) 裂解完毕之后, 将细胞裂解液 4℃ 12000g 离心 30min;
- 5) 将上清移入新的 EP 管中; 进行蛋白定量或者变性进行蛋白实验。

(提取好的蛋白建议保存于-80℃, 即用即取, 避免反复冻融, 避免长时间储存。)

### 注意事项:

1. 实验过程, 所有试剂都要需要预冷或者即融, 保证操作过程中的低温环境。
2. PSMF (有毒) 现用现加, 因为 PMSF 在水溶液中会快速降解。

**有效期:** 至少一年。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzybio@126.com